

SX-303

微量水分全自动测试仪

尊敬的顾客

感谢您购买本公司 SX-303 微量水分全自动测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

安全要求



请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对

本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

——安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录



一、概述.....	7
二、技术参数.....	7
三、工作原理.....	7
四、结构特征.....	8
五、电解池的装配.....	9
六、使用说明.....	10
七、样品中水分的测定.....	16
八、注意事项.....	18
九、维护与保养.....	19
十、简易故障排除.....	22
十一、售后服务.....	22

安全说明






[为保证安全使用]

使用前请详细阅读本说明书，遵守注意事项，正确使用。




有关注意事项记载的说明

警告用语	警告用语的含义
 危险	如果不遵守，则有可能导致死亡或身受重伤的危险。
 注意	如果不遵守，则有可能受到中度或轻度伤害的注意事项。 如果不遵守，则有可能使试验无法正常进行，或导致机器故障。

对产品的注意事项

 危险	连接试验被试品时请注意安全。以免碰伤人等。
 注意	试验结束取下连接电缆时必须确认电源已经关闭，以免触电。
 注意	连接电缆时、请确认接线端接口是否正常连接。如果没被正常连接或固定，会造成试验结果的不正确。
 注意	本说明书没有记载的项目、请不要修改设备的设定。 否则将导致正常的试验、操作将无法进行。
 危险	触摸配线及测试箱电气部件时要确认电源开关在 OFF 状态。否则可能会由此导致触电。

其他的注意事项

 注意	试验设备为精密仪器，粗暴使用会造成设备故障，请充分注意。
 注意	清扫时请不要用水浇洒。 是造成电气机器故障的原因。
 注意	试验结束后，必须确认电源已经关闭，才能去拆除电缆。

安全指导

以下的“警告”、“注意”和“说明”是为了您的安全而提出的，是防止设备或与其连接的部件受到损伤而采取的一项措施。在处理本设备的相关事项时，通常都要涉及本节中列出的“警告”、“注意”和“说明”，它们分为以下几类：常规的、有关运输和存放、调试、操作、维修以及拆卸和废品处理的。特殊的“警告”、“注意”和“说明”，适用于特殊的操作，放在有关章节的开头，并在该章节需要的地方再加以重复或补充。请仔细阅读这些“警告”、“注意”和“说明”，因为它

们为您提供了人身完全的保障，并且有助于延长设备以及与之连接的设备的使用寿命。

常规的

警告：

- 本设备带有危险电压，而且它所控制的是带有潜在危险的转动机件。如果不遵守“警告”的规定，或不按本说明书的要求进行操作，就可能会造成死亡、严重的人身伤害或重大的财产损失。
- 只有经过认证合格的专业人员才允许操作本设备，并且在使用设备之前要熟悉本说明书中所有的安全说明和有关安装、操作和维护的规定。正确地进行搬运装卸、就位安装和操作维护，是实现本设备安全和成功地投入运行的可靠保证。

注意：

- 防止儿童和公众接触或接近本设备！
- 本设备只能按照制造商规定的用途来使用。未经授权的改装或使用非本设备制造商所出售或推荐的零配件，可能导致火灾、触电和其它伤害。

提示：

- 请将本“说明书”放在本设备附近容易找到的地方，保证所有的使用人员都使用方便。
- 在使用本设备之前，请您务必仔细阅读这些安全规则和警告，以及设备上粘贴的所有警示标志。确保警示标志置于醒目的地方，并更换已脱落或损坏的标志。

有关运输和存放的

警告：

- 正确的运输、存放、就位和安装以及细心地操作和维护，对于设备的正常和安全运行是至关重要的。

注意：

- 在运输和存放期间要保证设备不致遭受物理性的冲击和振动。也必须保证它不受雨淋和不放在环境温度过高的地方。

有关调试的

警告：

- 未经培训合格的人员在“设备”的器件/系统上工作或不遵守“警告”中的有关规定，就可能造成严重的人身伤害或重大的财产损失。只有在设备的设计、安装、调试和运行方面受过培训的经过认证合格的专业人员才允许在本设备的器件/系统上进行工作。
- 输入电源线只允许永久性紧固连接。设备必须接地(按照 IEC 536 Class 1、NEC 和其它适用的标准)。

有关运行的

警告：

- 电气设备运行时，设备的某些部件上不可避免地存在危险电压。
- 按照 EN 60204/IEC 204(VDE 0113)的要求，“紧急停车设备”必须在控制设备的所有工作方式下都保持可控性。无论紧急停车设备是如何停止运转的，都不能导致不可控的或者未曾预料的再次启动。
- 无论故障出现在控制设备的什么地方，都有可能造成严重的设备损坏、甚至是严重的人身伤害(即存在潜在的危险故障)，因此，还必须采取附加的外部预防措施或者另

外装设用于确保安全运行的装置，即使在故障出现时也应如此(例如，安装独立的限流开关、机械联锁等)。

- 本设备不可作为“紧急停车机构”使用(参看 EN 60204, 9.2.5.4)

有关文字术语的

- 变压器综合系统，智能变压器测试系统是指同一设备。

一、概述

该型微量水分全自动测试仪，采用卡尔—费休库伦滴定法，对不同物质进行微量水分的测定，是最可靠的方法。SX-303 型微量水分全自动测试仪成功的应用了这一方法，采用了最先进的自动控制电路，32 位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统。从而使该仪器工作更可靠，使用更方便。其分析速度快、操作简单、精度高、自动性强等特点。广泛应用于石油、化工、电力、铁路、农药、医药、环保等部门。

仪器特点：

- 采用 32 位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统。
- 恒压检测，精度高、测定速度快、稳定可靠。
- 彩色触摸屏，全数字键盘，操作更简单，数据计算方便快捷。
- 含有 4 个计算公式，满足客户需求。
- 微型热敏打印机带有时间的记录，查找更方便。
- 根据人体工学设计的全新外形。
- 创新优化的操作软件，不一样的触控体验。

二、技术参数

滴定方式：电量滴定（库伦分析）

显示：彩色液晶触摸屏

电解电流控制：0~400mA 自动控制

测量范围：0ug~200mg

灵敏 阀：0.1μg H₂O

精 确 度：10μg~1000μg±3μg

1mg 以上不大于 0.3%

打印机：微型热敏打印机

电 源：220V±10%、50Hz

功 率：< 40W

使用环境温度：5~40℃

使用环境湿度：≤ 85%

三、工作原理

卡尔费休试剂同水的反应式为：





所用试剂溶液是由占优势的碘和充有二氧化硫的吡啶、甲醇等混合而成。通过电解在阳极上形成碘，所生成的碘，依据法拉第定律，同电荷量成正比例关系。如下式：



由（1）式可以看出，参加反应的碘的摩尔数等于水的摩尔数。把样品注入电解液中，样品中的水分即参加反应，通过仪器可反映出反应过程中碘的消耗量，而碘的消耗量可根据电解出相同数量碘所用的电量，经仪器计算，在液晶显示器上直接显示出测定的水分量。该仪器采用电解电流自动控制系统，电解电流的大小可根据样品中水分的含量进行自动控制，最大可达到 400mA。在电解过程中，水分逐渐减少，电解速度随之按比例减小，

直到电解终点控制回路开启。这一系统保证了分析过程中的高精度、高灵敏度和高速度。另外，在测定过程中，难免还会引进一些干扰因素，如从空气中侵入的水分，使电解池吸潮，而产生空白电流。但是，由于仪器具有寄存空白电流的功能，所以在显示屏上所显示的数字就是被测试样中真正的水含量。

四、结构特征

仪器主机：（见图一、图二）



图一

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| 1.彩色触摸显示屏 | 2.打印机 | 3.电解电极插座 |
| 4.测量电极插座 | 5.固定轴安装孔 | 6.电解池座 |




图二

7.RS232 接口

8.电源插座和一体开关

电解池示意图:

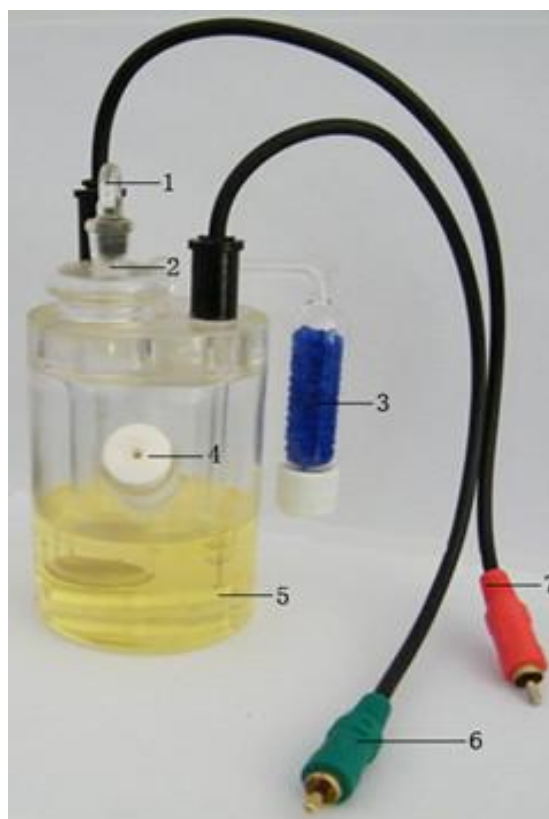

图三

(1) 磨塞

(2) 阴极室

(3) 干燥管

(4) 进样旋塞

(5) 搅拌子

(6) 测量电极

(7) 电解电极

五、电解池的装配

1、电解池的清洗、干燥和装配

(1) 使用前，把电解池所有的玻璃口打开，滴定池、干燥管、密封塞、搅拌子可用水、

甲醇或丙酮清洗，阴极室、测量电池用甲醇或丙酮清洗，但不要清洗到电极引线。（注意，阴极室、测量电极绝对不能用水清洗，否则会造成测量误差。）清洗后，放在大约 60C 的烘箱内烘干 4 小时，然后使其自然冷却。（新的电解池和电极一般不用清洗，可直接装配使用。）

（2）把变色硅胶装入干燥管内（注意不要将粉末装入）；进样旋塞内装入硅橡胶垫，并旋入紧固螺柱；把搅拌子小心放入电解池；然后分别在阴极室、测量电极、干燥管、进样旋塞、密封塞的磨口处，均匀地涂上薄薄的一层真空脂，除两个磨塞不装，其它均装到相应部位上，轻轻转动几下，使其较好地密封。

（3）将约 100-120mL 的电解液用经干燥后的漏斗通过未装磨塞的磨口注入阳极室，再用漏斗通过阴极室的磨口注入电解液，阴、阳极室的液面要基本水平。完毕后将干燥管、密封塞装好，轻轻转动几下，使其较好地密封（电解液装入工作应在通风橱内进行）。

（4）将固定轴拧在主机上，夹子安装在轴上。

（5）将电解池放到主机上的电解池座上，再把测量电极插头，阴极室上的电解电极插头分别插入测量插座、电解插座中。（见图四）



图四

六、使用说明

1、试剂的调整和空白电流的清除

将主机后面板上的电源插座，插入交流 220V 电源，按下电源开关。主机电源接通，液晶屏亮显示欢迎界面（图五）：



图五

2 秒钟后自动切换到主界面:



图六

按“测定”键进入测定界面 (图七)



图七

(1) 试剂的调整：点击‘↑’、‘↓’按钮调整搅拌速度，使阳极室的电解液形成漩涡，但不能溅到池壁上，此时，如果状态显示过碘并提示：请注入适量纯水。用 50ul 的进样器抽取一定量的纯水（新试剂大约需要注入 20-50ul 纯水）通过进样旋塞缓慢注入到试剂中。试剂的颜色由深褐色慢慢变为浅黄色，直到状态变为过水。此时显示屏开始计数。此时取出进样器，等待仪器自动调整平衡。仪器状态显示‘正常’提示：按开始键进行样品测定，即达到平衡状态。

(2) 空白电流的清除：如果 DJ 数值比较高或 CL 数值不稳定，则是滴定池壁上附有水分。这时可按返回键返回开机界面，把滴定池取下，缓慢地使其倾斜旋转，以便使池壁上的水分被吸收，然后再把电解池放好再按下测定键，进入测定界面继续电解。这一步骤可反复进行几次，电解数值会降到比较低，测量信号稳定即可进行试验。

通过以上操作，如果空白电流（DJ 数值）仍然不能降低，可能是受到来自大气中的水分侵入所影响，或者是阴极室中的陶瓷滤板吸附水分所致。此时应检查滴定池的磨口结合面密封情况，硅胶是否失效、进样旋塞中的硅橡胶垫的孔是否过大，以及阴极室的清洗和干燥效果是否良好等。进行相应的处理重复上述操作即可。

2、空白电流的大小对测量精度的影响

在测量样品中水分的含量时，为了得到高精度的数据，我们希望空白电流越小越好。一般情况下，只要状态提示为正常就可进行测定。当对测量精度有特殊要求或被测样品中含水量较少时，应当尽量使 DJ 数值降低且稳定，CL 数值比较稳定，这样对测定低含量的样品有利。

3、仪器的标定

当仪器状态达到正常时且电解数值比较稳定时，可用纯水进行标定。

(1) 用 0.5μl 微量注射器抽取 0.1μl 的纯水，为注样做好准备。

(2) 按一下开始键（状态由正常变为测量）。

(3) 将 0.1μl 的纯水通过进样旋塞注入到阳极室电解液中，注意应使针尖插入到电解液中，并避免与池壁或电极接触，注入后滴定会自动开始。

(4) 蜂鸣器响、状态由测量变为正常，说明试剂到达终点，这时显示含水量应为 100±10ug，一般标定 2~3 次，显示数字在误差范围内就可以进行样品的测定。



图八

测试界面（图八）左上角是状态提示，有开路、过碘、过水、正常、测量五种状态提示；右上角是日期和时间；界面正中是含水量，含水量下方是含水率；左下边的‘DJ’是电解电流指示，电解电流越大该数值越大；‘CL’是测量指示，试剂中的水分越大该数值越大；右下方是提示信息，根据状态不同会提示相应的操作信息。

按开始键，开始新的样品测试；按记录键，进入记录界面；按‘↑’‘↓’键调整搅拌速度。界面上方正中是搅拌速度档位显示，0-20档。可根据需要选择调整。按参数键，进入参数设置界面；按返回键回到主界面。

4、参数设置

在按参数键进入参数设置界面（图九）：



图九

点击样品编号的黑框就会弹出输入键盘（图十）



图十

点击键盘上相应的字符来输入样品编号，通过 Caps Lock 键来切换字母的大小写和数字。点击 ‘←’ 键删除当前输入数据，点击 OK 键确认输入并退出，点击 ESC 键不保存输入数据并退出。（样品编号共 6 位，最后 4 位必须全部为数字才能自动增加）

点击样品体积、密度、样品质量会弹出数字键盘（图十一）



图十一

点击相应的数字输入当前数据，点击 ‘←’ 删除当前输入的数据，点击 OK 键保存当前数据并退出，点击 ESC 键不保存当前数据并退出。

如果是按体积、密度方式进样请点选样品体积、密度后面的选框。

如果是称重方式进样请点选样品质量后面的选框。（如果是连接天平，请点选样品质量后面的选框。天平连接并称重样品后点击天平的打印键，数据就会自动保存到样品质量里面。）

含水率单位有 3 种选项即 **mg/L**（电力专用单位）、**%**、**PPM**。可根据需要点选。

按确定键保存当前输入的参数和选项，并根据保存的数据和选项计算含水率且自动保存至记录。

样品测试结束后也可以进入设置界面修改当前参数。修改后按确定键，仪器会按照修改后

的参数和选项重新计算数据并保存到记录中。

即样品测试前和测试结束后都可以对参数进行修改。数据计算非常方便。

按返回键返回到测定界面。

5、历史记录

在主界面和测定界面按记录键都可以进入记录界面（图十二）



图十二

按打印键打印当前显示的数据；

按‘←’、‘→’箭头可以进行前、后翻页，查询数据记录；

按“删除”键，删除当前页面的数据；

按“返回”键，返回到上一级界面。

6、系统设置

在主界面按设置进入系统设置界面（图十三）：



图十三

自动打印点选开，测试结束后会自动打印出数据。点选关则测试结束不自动打印数据。

按键声音点选开，点击按键是会有提示音。点选关则点击按键时没有提示音。

点击系统时间会弹出数字键盘（图十一），点击相应的数字输入当前时间，点击‘←’删除当前输入的时间，点击 OK 键保存输入时间的并退出，点击 ESC 键不保存输入时间并退出。

试剂寿命：120ml 试剂能滴定的水分含量，一般是 100mg。

消耗量：所有滴定的水分含量的总和。当消耗量接近或等于试剂寿命时，应该及时更换试剂。

清零：清除当前累计的滴定水分含量的总和。更换试剂后应点击该按钮清除数据。否则会造成不能正确判断试剂的使用情况。

设置完成以后按确定键保存当前设置和时间。

按‘返回’键回到开机界面。

7、仪器自校

如果仪器工作不正常可对仪器进行自我检测校验。

将电解池从主机上取下。主机后面板上的电源插座，插入交流 220V 电源，按下电源开关主机电源接通。液晶屏亮显示欢迎界面（图一）并自动转换到主界面（图二），按测定键进入测定界面（图七）：

（1）.短接电解电极插座内外两极，瞬间短接一下测量电极插座内外两极。显示屏状态显示过水并快速计数。

（2）.短接测量电极插座内外两极，显示屏状态显示短路，提示：请检查电极。。。

（3）.解除两个插座的短接，状态显示开路，提示：请检查电极。。。

符合上述三条，说明主机工作正常。按返回键返回到主界面。

七、样品中水分的测定

测定操作前应首先确定以下几点是否正确：

1.一定要进入测定界面。2.空白电流（DJ）是否稳定。3.搅拌速度是否合适。

1、液体样品中的水分的测定

（1）首先将带针头的 1ml 进样器（可根据被测样品的不同，选择其它容量的注射器），用被测样品冲洗 2~3 次，然后抽取一定量的样品，为注样做好准备。

（2）按一下开始键，显示屏数字清零。提示：测量 请注入待测样品

（3）把样品通过进样旋塞注入到阳极室电解液中，注意应使针尖插入到电解液中，并避免与池壁或电极接触，注入后滴定会自动开始，测定达到终点，蜂鸣器响，状态提示正常，显示屏显示的数字即是样品的含水量，单位为 ug。含水率显示在含水量的下方（见图八）。

注 1:在测定过程中，由于操作的错误，如误点到返回按钮，将会返回开机界面导致测定被终止，则不能得到正确的数据。出现这种情况要重新进入测定界面等到状态变为正常，空白电流稳定后再重新进行测定。

注 2: 由于进样过少或注空（即注射器内无样品）测定不出水分来。大约 30 秒后会重新回到正常状态。

2、固体样品中的水分测定

固体样品中的形状可以是粉末，颗粒、块状（大块状应破碎），当样品难以溶于电解液时，必须选择一个合适的水蒸发器连接到滴定池的进样口中，并根据样品的种类选择合适接头和取样方法。

(1) 固体进样器（如图十四）所示，用水清洗干净，干燥好，准确地称重。



图 十四

(2) 取下固体进样器盖子，把样品装入，并立即盖好。

(3) 把装有样品的固体进样器称重，该重量与固体进样器重量之差，就是样品的重量。

(4) 取下滴定池的进样旋塞和进样器盖子，把样品按图（十五）实线所示插入样品注入入口。此时显示屏数字开始计数，这说明在插入过程中大气中的水分已侵入阳极室内，此时要等待达到正常状态。目的是使侵入到阳极室内的水分充分被电解液吸收并电解掉。

(5) 按一下开始键，显示屏数字清零。将进样器旋转 180 度，如图（十五）虚线所示，使样品全部落入电解液中（样品落入电解液时，注意不得使样品与池壁及电极接触），一直到测定结束，方可拿下固体进样器，并装入进样旋塞。

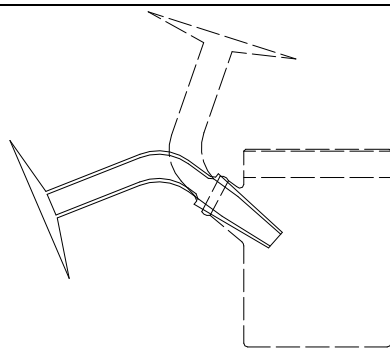


图 十五

(6) 固体与液体中含水量的测定操作方法相同。

3、气体样品中的水分测定

与我公司生产的气体进样器（闪蒸汽化进样器）连接，可对气体样品中的水分进行测定，连接示意图如图（十六）所示，气体进样器的使用方法详见其使用说明书。

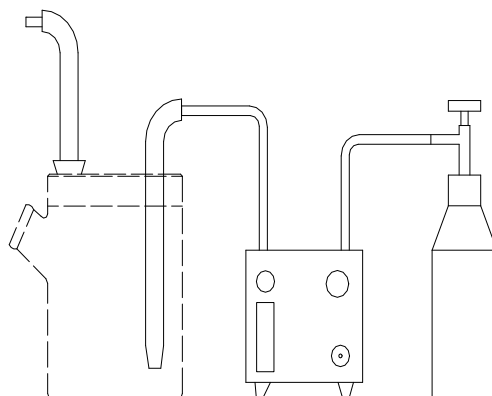


图 十六

在测定气体样品中的水分时，阳极室须注入大约 150ml 的电解液，以保证气体中的水分被充分吸收，同时气体的瞬时流速应根据要求控制在 0-2L/min 以内，并保持稳定。如果在测定过程中阳极室中的电解液明显减少，应注入新试剂进行补充。

八、注意事项

1、电解液的注意事项

(1) 在正常的测定过程中，每 100ml 电解液可与不小于 1g 的水进行反应，若测定时间过长，电解液的敏感性下降，应更换电解液。

(2) 阴极室中的电解液，如果在测定过程中发现释放出强烈的气泡或电解液被污染成淡红褐色，此时空白电流会增大，测量的再现性要降低，还会使到达终点的时间加长，这时应尽快更换电解液。

(3) 电解时间超过半小时，仪器尚不能稳定，此时停止搅拌，观察陶瓷滤板下部阳极上

是否有明显的棕色碘产生，如果没有或产碘很少，则应更换电解液。

(4) 必须小心，不要吸入或用手接触电解液，如与皮肤接触，应用水彻底冲洗干净。由于电解液的气味大，并含有一定的有毒成分，所以实验室内要通风良好。

2、测定的注意事项

(1) 把样品注入电解池时，液体进样器的针头要插入到电解液中，液体、固体、气体进样器及样品不应与电解池的内壁及电极接触。

(2) 该仪器的典型测定范围是 10μg~10mg，为了得到准确的测定结果，要适当的根据样品的含水量来控制样品的进样量。

进样量请参考下表：

水分含量	样品量
100%	大约 10mg
50%	20~10mg
10%	100~10mg
1%	1g~10mg
0.1%	10g~10mg
0.01%	20g~100mg
0.001%	20g~1g
0.0001%	20g~10g

表一

九、维护与保养

1、仪器的安装场所

(1) 仪器不得安装在有腐蚀性气体的室内，其腐蚀性气体可使仪器的电路部分腐蚀，缩短仪器的寿命。

(2) 仪器不得安装在低于 5℃或高于 40℃的地方（环境温度 15-25 度最合适）。

(3) 仪器不得安装在阳光直接照射的地方。

(4) 仪器不得安装在操作频繁的电气设备附近。

(5) 仪器不得安装在湿度大的地方或自来水排出管的附近。

(6) 仪器不得安装在超出规定电源波动的地方。

(7) 为了使仪器更可靠地工作，建议使用电子交流稳压器。

2、电解液的维护

(1) 把电解液存放于干燥器皿中或通风良好、环境温度 5~25℃、相对湿度不大于 75% 的地方，如果电解液在直接的阳光暴晒或置于高温下，则二氧化硫和碘就会从砒啶中释放出来而失效。

(2) 对电解液的毒性，气味和易燃性必须十分小心，应在通风橱内接触电解液。

3、硅胶垫的更换

进样旋塞中硅胶垫，过久的使用针孔变得过大，并无收缩性，使大气中的水分侵入滴定池而产生测量误差，应及时的更换。

4、硅胶（干燥剂）的更换

(1) 当干燥管中的硅胶（干燥剂）由蓝色变为浅蓝色时，应及时的更换。

5、电解池磨口的保养

大约一星期内要转动一下滴定池的磨口连接处，在不能轻松转动时，应重新涂上薄薄的一层真空脂（注意，真空脂不宜涂得过多，否则使其进入滴定池而造成测量误差）。如果不这样检查，真空脂就会变硬，磨口连接的零件就可能拆不下来，因此要经常保养好。

6、滴定池磨口粘结处理

如果滴定池磨口连接处牢固地粘结在一起，不易拆卸时，请按下程序拆卸：

(1) 排去滴定池中的电解液，并冲洗干净。

(2) 在磨口结合处周围注入少量的丙酮，轻轻地转动磨口处零件，即可拆卸。

(3) 如仍不能拆卸，请将滴定池放入 2 升的烧杯中，慢慢加入浓度为 5% 的氯化钾溶液浸泡，其液面位置见图十七，必须十分注意，不要让测量电极、阴极室电极的引线套端头进入液体，浸泡约十几小时或 24 小时后，即可拆卸（此方法可重复进行）。

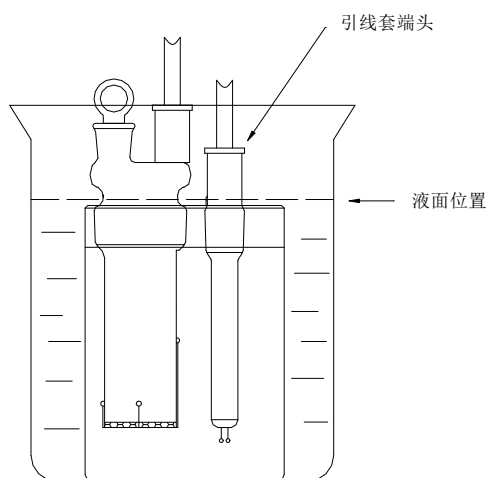


图 十七

7、测量电极的保养

- (1) 当磁力搅拌器快速转动时，应注意搅拌子可能会跳动而损坏电极。
- (2) 当测量电极放入或取出时，应停止搅拌，并注意不要使其碰到滴定池的孔壁上。
- (3) 测量电极弯曲而没有短路时可以用，也可以进行修复。修复时要用镊子夹住铂金电极的根部，慢慢修整电极的顶端。
- (4) 当测量电极被污染时，可用丙酮对其进行擦拭，如果铂金丝的污染仍不能去掉时，可用酒精灯烧铂金丝球端（请注意，将火焰慢慢靠近铂金丝球端，避免因急速加热，而引起电极玻璃部分炸裂）。

8、阴极室的保养

1、当要拆卸阴极室时，因为铂金丝和铂金网是从阴极室磨口连接部分的横截面上伸出，所以应注意不要碰到滴定池的顶端和孔壁。

2、阴极室的清洗

阴极室受污染可能出现下列情况：

- (1) 降低电解效率，延长测定时间。
- (2) 空白电流增加，滴定速度不稳定，且不能到达终点。
- (3) 陶瓷滤板易吸收水分，使空白电流增加，长时间不能到达终点。

如出现上述情况可用丙酮清洗玻璃件及铂金网上的污垢（注意不要碰坏铂金丝及铂金网），把丙酮装入阴极室，用橡皮塞或类似的东西密封好干燥管的插口，充分摇晃，以除去内部的污垢。当还不干净时，可将阴极室侵入到装有稀硫酸的烧杯中浸泡。注意，不要清洗或浸泡到电极引线处。

3.阴极室干燥

由于阴极室中的陶瓷滤板较难烘干，可将阴极室放入约 60℃ 的烘箱内烘干 4 小时，然后使其自然冷却。

9、电极插头、插座的保养

测量电极、阴极室电极的插头、插座因经常活动，会使插头、插座的外侧逐渐松动，由于长时间的使用，在插头和插座及插座的插孔中会粘附上污垢，使其接触不良，因此要进行清洗修整。

(1) 插头松动

当插头和插座连接松动时，可将插头的外金属片用钳子均匀的向内侧压。

(2) 清洗插头、插座

用乙醇或丙酮分别擦拭金属部位的污垢，使其接触良好。

十、简易故障排除

1、测量电极开路

在测定界面当测量电极开路时，状态显示开路，提示：请检查测量电极。CL 将显示最大 9999。此时应检查下列情况：

- (1) 测量电极插头、插座是否接触良好。
- (2) 测量电极引线是否断开。

2、电解电极开路

在测定界面当状态显示过水，提示：正在自动平衡。显示屏不计数，DJ 显示 0.00。

此时应检查下列情况：

- (1) 电解电极插头、插座是否接触良好。
- (2) 阴极室上的电解引线是否开路。

3、测量电极短路

当测量电极短路时，状态显示短路，提示：请检查测量电极。CL 显示 0.

此时应检查下列情况：

- (1) 测量插头或插座是否短路。
- (2) 测量电极末端的两个金属球是否碰到一起。
- (3) 测量电极是否渗漏，渗漏时仪器滴定时间尽管超过半个小时以上，也不能到达终点（此时不属于电解液问题，应更换测量电极）。

4、仪器出现其它故障时请与厂方联系。

十一、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。

